

Stomacher LS700A1 手冊

產品檢驗

當您收到產品時，請檢查產品狀態與組件

如果產品有缺陷的情況，請盡快聯系制造商或銷售商，我們會給您提供交換或AS服務

首次使用時請輸入以下內容：

1. 使用說明



Initializing...

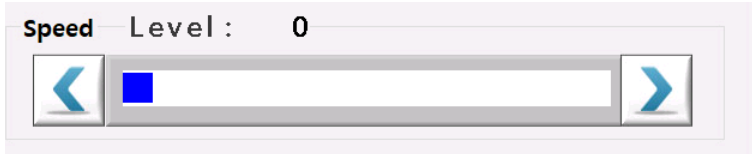
儀器初始化

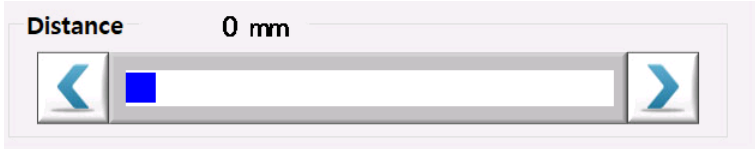
完成初始化後

Hard Medium Soft	Speed Level : 0 < >
	Time 00: 00 : 00 00: 00 : 00 < >
	Distance 0 mm < >

轉換到主屏幕，這時距離值 “0mm”

2.運行

順序	運行	內容
1	設置 Speed Level	  按<鍵减小 “Speed Level”  按>鍵增大 “Speed Level”  可以通過拖動幻燈片來調整級別 * 可調整級別為 Level 1~10
2	設置運行時間	  按<鍵減少 “Time” 值  按>鍵增加 “Time” 值 可以通過選擇時，分，秒來調整時間 您可以通過單機選擇每個值，然後可以調整所選值。 默認值為秒  可以通過拖動幻燈片來調整時間 * 可調整時間為 1秒~2小時 如果超過2個小時，自動設置為“unlimited”（無限）模式

3	設置距離	  按<键减小 “Distance” 值  按>键增大 “Distance” 值  可以通過拖動幻燈片來調整距離 * Distance (距離) 可調範圍為 0~30mm
4	開始	 開始運行儀器
5	運行	根據測試的條件運行測試模式 可以在運行期間進行距離調整 測試期間可以調整運行時間 可以在運行期間設置速度等級
6	結束運行	設定時間結束後結束運行
7	終止運行	為了測試期間強制終止  按鈕可以結束運行

* 您可以通過 “快捷菜單” 輕鬆的設置模式

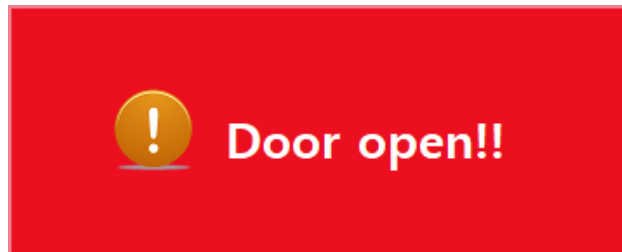
“Quick menu” 可以在 ‘Hard’ , ‘Medium’ , ‘Soft’ 中選擇

“Quick menu” 可以在 “Quick menu setup” 更改設置

3. 提示

1) 運行期間打開門時“提示語”

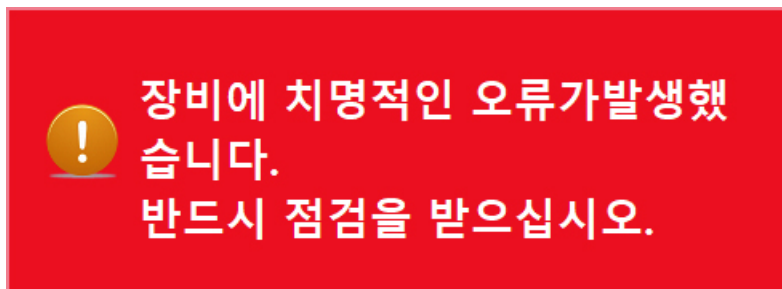
如果在儀器運行時打開門，將會停止運行並顯示提示語



在這種情況下，如果重新關上門，儀器將繼續運行（穩定時間為3秒）

2) 儀器報警

當設備發生嚴重故障時會出現警報聲



在這種情況下，請不要使用該設備，請盡快聯系制造商或銷售商

3) 設備檢查提示

該設備需要檢查時將會提示您以下內容



제조사 또는 판매자에 연락하여
장비상태를 점검 받으십시오.
장비가 오동작할 수 있습니다.

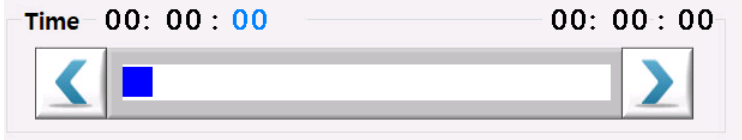
在這種情況下，請不要使用該設備，請盡快聯系制造商或銷售商

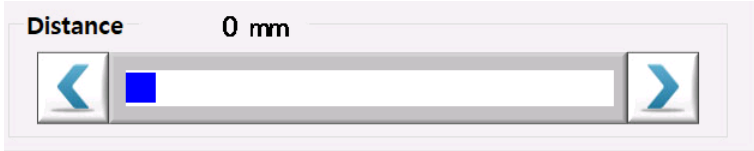
4. 設置“Quick menu setup”

用戶可以調出預設的“快捷菜單”並將用於運行

“Quick menu” 可在 “Quick menu setup” 裡進行編輯與保存

順序	運行	內容
1	移動Quick Menu 窗口	 單機主屏幕上的按鈕 屏幕切換到 “Quick menu setup” “ Quick menu” 有 ‘Hard’ , ‘Medium’ , ‘Soft’ 3種模式

2	選擇 “Quick menu”	選擇要設置的菜單  所選菜單變為綠色 顯示先前在菜單中設置的條件
3	調整運行時間	  按<鍵減少 “Time” 值  按>鍵增加 “Time” 值 可以通過選擇時，分，秒來調整時間 您可以通過單機選擇每個值，然後可以調整所選值。 默認值為秒  可以通過拖動幻燈片來調整時間。 * 可調整時間為 1秒~2小時 如果超過2個小時，自動設置為“unlimited”（無限）模式

4	距離設置	  按<鍵減小 “Distance” 值  按>鍵增大 “Distance” 值  可以通過拖動幻燈片來調整距離 * Distance (距離) 可在0~30mm範圍內調節
5	保存	完成設置後  單擊按鈕可保存 “Menu” 設置
6	重設置	對要更改設置的菜單重複上述步驟
7	返回	設置 “Quick menu” 後  單擊按鈕可返回主屏幕